

滅菌後の乾燥ができる  
加熱乾燥付オートクレーブ

セミオート型オートクレーブ

LB

# HA-300MD



簡単操作のセミオート  
多用途普及タイプ



ISO 13485 認証取得  
このカタログの製品は  
ISO13485の認証を受けた  
会社で製造した製品です。

より安心、確実な医・理化学機器をめざす **ヒラヤマ**

# 滅菌・乾燥時間をセットするだけの簡単操作。 幅広い分野でご利用できる多用途普及タイプ。

## 主な特長

### ■多用途・普及タイプ

ピペットなどの硝子器具類や布類など、滅菌後に乾燥ができる強制缶体加熱乾燥付。幅広い分野でご利用できる多用途普及タイプです。

### ■簡単操作のスライドオープン

スライドオープンフタ機構の採用で、簡単に締め付けができ、しかも安全かつ確実に行えます。

### ■小さなボディで大容量

幅44cm、奥行き52cmのボディサイズで、丸カストが3ヶ収納できる大容量(丸カストはオプション)。

### ■マイコン制御で簡単操作

滅菌・乾燥時間をセットするだけのセミオートタイプで簡単操作。マイコンが4つのコースをメモリー。設定変更もワンタッチで行えます。


### ■メンテナンスも簡単

いつまでも清潔なステンレス缶体。しかも圧力排湯バルブ付で配管詰まりを防止。更に移動簡単なキャスター・保守用裏面ドア付でメンテナンスも容易に行えます。

### ■万一のトラブルにも

万一のトラブルでも、発生内容がひと目でわかる自己診断機能を搭載。

## 規格・仕様

セミオート型オートクレーブ	
型式	HA-300MD
医療/理化学機器分類	<b>LB</b>
缶体内寸法	φ300×D670mm
有効容量	47ℓ
選択モード	モード1：準備→加熱→滅菌→手動排湯→乾燥→完了 モード2：準備→加熱→滅菌→排気→完了 モード3：準備→加熱→滅菌→自然冷却→完了 モード4：追加乾燥
滅菌温度設定範囲	105～123℃ 可変式
滅菌タイマー	1～999分・残時間表示方式
乾燥タイマー	1～120分・残時間表示方式
最高使用圧力	0.157MPa
温度計	デジタル表示 5～127℃
圧力計	アナログ表示 0～0.4MPa
乾燥方式	外加熱
安全警報装置	圧力安全弁・漏電ブレーカー・空焚防止装置 エラー表示(空焚き、温度センサー断線、過温、過冷、過圧)
外寸法	W440×D520×H1070mm
重量(約)	70kg
圧力容器の種類	小型圧力容器
釜体材質	ステンレス(SUS304)
電源	AC100V 20A 2.0kW
必要な電源設備	単相 AC100V(50/60Hz) 20A 以上
電源接続部形状	丸端子  3m
主な付属品	スノコ・排水ホース・保証書・取扱説明書・自主検査確認書・ 小型圧力容器明細書・アンケートハガキ
価格(税別)	<b>¥635,000</b>

※丸端子には、プラグが付属されておりませんのでご注意ください。  
※海拔800m以上(山岳地域等の低気圧状態)でご使用になる場合は、ご注文の際にご相談ください。

## システムアップのオプション機器

**レコーダー** ¥500,000(各校正費用別)  
6打点(6点/10秒)、チャート幅100mm、センサー1本付

**ハイブリッドレコーダー\*** ¥550,000(各校正費用別)  
8打点(8点/5秒)、チャート幅100mm、センサー1本付

※ハイブリッドレコーダーは、ご利用機器本体に取付した状態のみ、ご使用できます。レコーダーのみ、外置き状態ではご利用できません。  
※取付未対応の製品もございますので、お問い合わせください。

## オプション



ステンレス製丸型金網カゴ  
φ270×H200mm ¥13,000  
φ270×H270mm ¥14,000




ステンレス製滅菌缶  
φ270×H200mm ¥22,000  
φ270×H270mm ¥23,000



オートクレーブ用洗浄剤リスター  
オートクレーブ用の強力  
洗剤で缶体の内部を洗浄。  
(約25回分) ¥6,500



オートクレーブ用  
消臭剤デオドライザー  
(100錠/瓶) ¥10,000

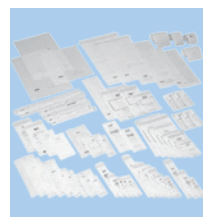

滅菌テープ・ラベル・バッグ  
各種お問い合わせ下さい。



滅菌時は必ず袋を開放した  
状態で実施してください。

廃棄物処理用  
エスクリニカバッグ  
A 500×700mm 200枚入 ¥22,000  
B 620×820mm 200枚入 ¥26,000

**LB** : 理化学機器(LABO)

●表示価格は、全て税別価格になります。●価格、仕様、外観などは、製品改良などによりやむを得ず変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

代理店

ISO 13485 認証取得

## 株式会社 平山製作所

本社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384  
大阪支店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062  
仙台事務所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688  
福岡事務所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7(ヤギニ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870  
サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384  
ホームページアドレス <http://www.hirayama-hmc.co.jp/>

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島

N19.03.50.HIR