

LB

簡易パック・ボトル滅菌器

HLM-36LB



レトルトパックや破損し易い薬ビンも
最適な条件で設定できるオートクレーブ



ISO 13485 認証取得

このカタログの製品は
ISO13485の認証を受けた
会社で製造した製品です。

より安心、確実な医・理化学器機をめざす

ヒラヤマ

LB HLM-36LB

圧力コントロール方式

缶内の温度と圧力を徐々に高めることで、高温、高圧の滅菌(殺菌)が行えます。アルミパックやフィルムパックの破損防止に効果的です。

容器などの破損を防ぐ冷却装置

シャワー冷却時に缶内蒸気の急凝縮による圧力急変を防止するためエアーによる加圧を行いながら冷却噴霧。ビンや容器のシール部分の破損を防ぎます。


便利な自動運転

加圧から滅菌(殺菌)、冷却まですべての工程を自動で行います。



エレクトロ・メカニカルロックシステムⅡ

電動クランプ式のフタを採用。フタのロックや解除がボタンひとつで行えます。開口部が大きく開くため、品物などの出し入れが簡単です。

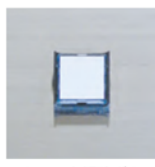

フタロック解除ボタン



ダブルインターロック機構

滅菌中の缶内圧力と温度を検知し、フタをロックするダブルインターロック機構を装備。停電や手動で途中停止した場合*でもロック状態を維持します。
*停止および手動停止後もインターロック機構は機能しています。

オールステンレス・コンパクトボディ

耐食性に優れ、清潔感溢れるオールステンレスボディを採用。しかもスペースを取らないコンパクトサイズです。

外部出力端子を標準装備

本体にプリント出力用コネクタ(Dsub25 極メス)を標準装備。データの出力が簡単に行えます。(MS-DOS 対応プリンターもしくは業務用プリンターの接続となります。詳しくは弊社までお問い合わせください)



メモリー機能

コースごとに設定した内容を登録、スイッチひとつでスタート可能です。

予約タイマー機能

セットした時間に運転が開始されるタイマー機能です。

規格・仕様

簡易パック・ボトル滅菌器		
型 式	HLM-36LB	
医療 / 理化学機器 分類	LB	
缶体内寸法	φ360 × D620 mm	
有効容量	63 ℓ	
コース選択	コース1: 準備→加熱→滅菌→自然冷却→保温→完了 コース2: 準備→加熱→滅菌→シャワー冷却→排水→完了 コース3: 準備→加熱/加圧→殺菌→シャワー冷却→排水→完了	
温度設定	滅菌(殺菌)温度	105 ~ 134℃ 可変式(コース1) 105 ~ 125℃ 可変式(コース2,3)
	保温温度	45 ~ 60℃ 可変式
時間設定	滅菌タイマー	1 ~ 250分・残時間表示方式
	冷却タイマー	10 ~ 90分・残時間表示方式
	予約タイマー	1分後 ~ 1週間後・スタート時刻設定方式
最高使用圧力	0.235MPa	
温度計	デジタル表示 5 ~ 128℃	
時 計	24時間 日付・時刻交互表示	
圧力計	アナログ表示 0 ~ 0.4MPa	
安全警報装置	圧力安全弁・漏電ブレーカー・空焚き防止装置 エラー表示(空焚き・温度センサー断線・過温・過圧・フタロック異常)	
外寸法	W602 × D679 × H1064 mm	
重 量(約)	120 kg	
圧力容器の種類	小型圧力容器	
釜体材質	ステンレス(SUS304)	
電 源	AC200V 25A 5kW	
必要な電源設備	単相 AC200V(50/60Hz) 25A 以上	
電源接続部形状	丸端子  2.7m	
主な付属品	ステンレス製金網カゴ(3個)・スノコ	
価格(税別)	¥2,450,000	

* 電源コードは圧着丸端子付になります。プラグが付属されておりませんので、ご準備ください。
* 海拔800m以上(山岳地域等の低気圧状態)で使用になる場合は、仕様変更となり医療機器の対象から外れますので、ご検討の際はご相談ください。

所要設備

①電源: 単相 AC200V 25A以上 ②給水設備: 給水口 3/8メネジ、水圧に耐えるホース等で接続。給水は、0.23MPa~0.4MPa(流量: 6ℓ/min以上)必要です。
③排水設備: 排水口 3/8メネジ、高温高圧に耐えるホース等で接続。排気及び排水は高温高圧となりますのでご注意ください。また、排気及び排水の妨げになるような接続方法は避けてください。

オプション



ステンレス製丸型金網カゴ
φ330 × H195mm (内寸法)
¥15,600
φ330 × H270mm (内寸法)
¥20,000


その他

廃棄物処理用エスクリニカ
パック(200枚入)
A 500 × 700mm ¥23,000
B 620 × 820mm ¥29,000



ステンレス製滅菌缶
φ330 × H270mm (内寸法)
¥27,000

フローティングセンサー
¥51,000

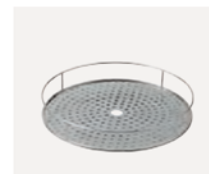

ステンレス製トレイ
トレイ38
φ320 × H38mm (内寸法)
¥16,300
トレイ38セット(15ヶ、カゴ無)
¥244,500
トレイ48
φ320 × H48mm (内寸法)
¥16,300
トレイ48セット(12ヶ、カゴ無)
¥195,600

*トレイを収納するステンレス製丸型金網カゴはφ330 × H195mmタイプとなります。

LB: 理化学機器(LABO)

●表示価格は、全て税別価格になります。●価格、仕様、外観などは、製品改良などによりやむを得ず変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

代理店

株式会社 平山製作所

ISO 13485 認証取得

本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
仙 台 事 務 所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
福 岡 事 務 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7(ヤギ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
サ ー ビ ス セ ン タ ー 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384
ホームページアドレス <http://www.hirayama-hmc.co.jp/>

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島

B19.03.50.HIR