

シンプルで使いやすい オートクレーブ!

エコノミーハイクレーブ

LB

HVE-LB series



フタの開閉もスライド・レバーで簡単確実
使いやすさを求めたエコノミーモデル

HVE-25LB / 50LB



HVE-50LB

HVE-25LB

エコノミーハイクレーブ HVE-25LB / 50LB

シンプルな使いやすさが好評！
旧モデルからのリニューアルに最適な滅菌器です。

■安全性に配慮した独自の機能



エレクトロ・メカニカルロックシステム

ハンドルによるフタ締め付けではなく、軽快なスライドレバーでフタの開閉が簡単確実。しかも内圧式フタパッキンとフタの周囲からスライドしてくる複数のロックピンによる圧力シール方法で安全対策も施しています。



ダブルインターロックシステム

滅菌中の缶内圧力と温度を検知し、フタをロックします。停電や手動で停止した場合*でもロック状態を維持します。

*停止および手動停止後もインターロック機構は機能しています。

■安心な滅菌処理を支える機能

排気レベルが選択可能

排気レベルを3段階から選択して自動で微細排気調整が可能です。

■使いやすさを考えた機能

滅菌用途に合わせてコース選択

液体滅菌(保温)、液体滅菌、器具滅菌の3コースから選択で、温度や時間、保温、排気設定などの変更も簡単です。

保温機能

培地を凝固させない保温機能を搭載。

メモリ機能

コース毎に設定した内容は記憶され、再スタートが簡単です。

オートカット「OFF」機能

待機中*の余分な電気代をカットし、復帰はスイッチに触れるだけの簡単操作です。 ※30分以上の場合

オプション



ステンレス製丸型金網カゴ
HVE-25LB φ210×H255 mm (内寸法)
¥13,000 (税込 ¥14,300)
HVE-50LB φ270×H220 mm (内寸法)
¥14,000 (税込 ¥15,400)
φ270×H270 mm (内寸法)
¥15,000 (税込 ¥16,500)



ステンレス製滅菌缶
HVE-25LB φ210×H255 mm (内寸法)
¥20,000 (税込 ¥22,000)
HVE-50LB φ270×H220 mm (内寸法)
¥23,000 (税込 ¥25,300)
φ270×H270 mm (内寸法)
¥24,000 (税込 ¥26,400)



ステンレス製丸型底付金網カゴ
HVE-25LB φ210×H420 mm (内寸法)
¥29,000 (税込 ¥31,900)
HVE-50LB φ270×H600 mm (内寸法)
¥39,000 (税込 ¥42,900)



オートクレーブ用洗剤リスター
強力な洗浄力で缶体の内部を汚れを落とす。500cc/約10～30回分
¥6,500 (税込 ¥7,150)



オートクレーブ用消臭剤デオドライザ
培地滅菌中に発生する悪臭を抑える消臭剤です。100錠/瓶 (50L滅菌器で2～3ヶ月使用可)
¥10,000 (税込 ¥11,000)

廃棄物処理用 エスクリニカバック
A: 500×700 mm (200枚入)
¥23,000 (税込 ¥25,300)
B: 620×820 mm (200枚入)
¥29,000 (税込 ¥31,900)

滅菌テープ・ラベル・バック
各種用意しておりますのでお問い合わせください。

規格・仕様

		エコノミーハイクレーブ HVE series	
型 式		HVE-25LB	HVE-50LB
医療/理化学機器 分類		LB	
缶体内寸法		φ240×D550 mm	φ300×D710 mm
有効容量 (総容量)		25L (約28L)	50L (約54L)
コース選択		液体滅菌(保温)コース・液体滅菌コース・器具滅菌コース 3メモリー	
温 度	滅菌温度設定範囲	105～121℃ 可変式	105～135℃ 可変式
	保温温度設定範囲	45～80℃ 可変式	
時 間	滅菌タイマー	1～250分・残時間表示方式	
	保温タイマー	20時間 (固定)	
排気設定		3段階 (無・微少・少)	
最高使用圧力		0.137MPa	0.255MPa
温度計		デジタル表示 5～123℃	デジタル表示 5～137℃
圧力計		アナログ表示 0～0.4MPa	
安全警報装置		圧力安全弁・漏電ブレーカー・空焚き防止装置 エラー表示 (空焚き・温度センサー断線・過温・過冷・ 過圧・開閉レバーロック異常)	
外寸法		W485×D470×H956 mm	W547×D532×H1046 mm
重 量 (約)		41 kg	57 kg
圧力容器の種類		簡易圧力容器	小型圧力容器
缶体材質		ステンレス (SUS304)	
電 源		AC100V 15A 1.5kW	AC100V 20A 2.0kW
必要な電源設備		単相 AC100V (50/60Hz) 15A 以上	単相 AC100V (50/60Hz) 20A 以上
電源接続部形状		アース付 () 3m	丸端子 () 3m
付属品		スノコ・排気ボルト・排水ホース・排気ホース・ドレン回収ボルト・ インシュロック・キャスターストッパー (2個)・保証書・取扱説明書・ 自主検査確認書・小型圧力容器明細書・アンケートハガキ	
価 格		¥500,000 (税込 ¥550,000)	¥600,000 (税込 ¥660,000)

※外寸法：外寸法のD寸法には、フタ開閉スライドレバーは含まれていません。※電源コード：AC100V 15Aを超える製品は、3芯の圧着丸端子付になります。本体専用ブレーカー、または手元開閉器等をご用意して接続してください。コンセントの場合は、形状をお知らせ頂き有償にて適合プラグをご用意致します。※電源設備は、AC100V 30A以上を推奨します。※海拔800m以上 (山岳地域等の低気圧状態) 及びダラム管 (6mm未満) でご使用になる場合は、仕様変更となりますのでご検討の際はご相談ください。※納品・検収費用：製品に関する納品・検収費用は別途料金になります。

システムアップのオプション機器 (後付不可)*



レコーダー
6打点 (6点/10秒)
チャート幅 100mm / センサー1本付
¥500,000 (税込 ¥550,000)
(校正費用別)

ハイブリッドレコーダー1**
8打点 (8点/5秒)
チャート幅 100mm / センサー1本付
¥550,000 (税込 ¥605,000)
(校正費用別)

温度センサー
T型熱電対 (品温/雰囲気)
¥30,000 (税込 ¥33,000)
(校正費用別)

* 滅菌器ご注文と同時に後付け対応はできません。
**1 ご利用機器本体に取付した状態のみご利用可能。外置きの状態ではご利用できません。

LB : 理化学機器 (LABO)

代理店

*価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

株式会社 平山製作所

https://www.hirayama-hmc.co.jp/

ISO 13485 認証取得
本社 / サービス / 工場
hirayama-hmc.com



本 社	〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5	TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
大 阪 支 店	〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1	TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
仙台事務所	〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101	TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
福岡事務所	〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル)	TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
サービスセンター	〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5	TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

●サービス拠点 札幌、青森、大阪