


不快な臭いと蒸気を抑える 消臭機能を搭載した オートクレーブ

消臭機能付ハイクレーブ

LB

HVN-LB series

HVN-50LB / 85LB

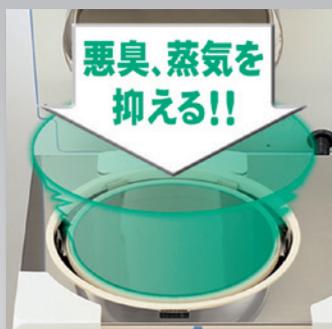

消臭フィルターで悪臭を抑制。
快適な作業環境を目指しています。



HVN-50LB



HVN-85LB



ISO 13485 認証取得

このカタログの製品は
ISO13485の認証を受けた
会社で製造した製品です。

より安心、確実な医・理化学機器をめざす

ヒラヤマ

消臭機能付ハイクレーブ HVN-LB series

衣服や素肌に付着する不快な蒸気と臭いを抑える
ヒラヤマ独自の消臭機能を搭載したオートクレーブ。



消臭機能

加熱中や滅菌後の取り出し時に、室内に立ち込める不快な臭いのもととなる蒸気を抑え、臭いを減少^{*}。更に消臭フィルターで抑制する消臭機能付オートクレーブです。
*被滅菌物の臭いを取るものではありません。被滅菌物の種類によっては臭いがわずかに残ることがあります。

作業環境をより快適に

滅菌後、フタのオープン時に立ち込める臭いのもととなる蒸気が、衣服や素肌に付着することは、とても気になるものです。HVN シリーズは不快な蒸気の発生を抑え更に消臭フィルターで抑制。安全性の向上と快適な作業環境を目指しました。

■安全性に配慮した独自の機能



エレクトロ・メカニカルロックシステム

ハンドルによるフタ締め付けではなく、軽快なスライドレバーでフタの開閉が簡単確実。しかも内圧式フタパッキンとフタの周囲からスライドしてくる複数のロックピンによる圧カシール方法で安全対策も施しています。



ダブルインターロックシステム

滅菌中の缶内圧力と温度を検知しフタをロックします。停電や手動で停止した場合^{*}でもロック状態を維持します。^{*}※停止および手動停止後もインターロック機構は機能しています。

■安心な滅菌処理を支える機能



強制冷却装置

滅菌終了後、強制冷却装置で圧力を落とし、滅菌後の取り出し時間を短縮できます。

■使いやすさを求めた機能

メモリ機能

コースごとに設定した内容を登録。スイッチひとつでスタートができます。

オートカット「OFF」機能

待機中^{*}の余分な電気代をカットし、復帰はスイッチに触れるだけの簡単操作です。
*30分以上の場合

システムアップのオプション機器



レコーダー ¥500,000 (各校正費用別) 6打点(6点/10秒) チャート幅100mm/センサー1本付	温度センサー ¥30,000 (各校正費用別) T型熱電対(品温/雰囲気)
ハイブリッドレコーダー [*] ¥550,000 (各校正費用別) 8打点(8点/5秒) チャート幅100mm/センサー1本付	*ご利用機器本体に取付した状態のみご利用可。外置きの状態ではご利用できません。

オプション



型式	内寸法(mm)	価格
HVN-50LB	φ270×H220	¥13,000
HVN-50LB	φ270×H270	¥14,000
HVN-85LB	φ380×H285	¥23,000



型式	内寸法(mm)	価格
HVN-50LB	φ270×H220	¥22,000
HVN-50LB	φ270×H270	¥23,000
HVN-85LB	φ390×H285 穴開	¥31,000
HVN-85LB	φ390×H285 穴閉	¥38,600



型式	内寸法(mm)	価格
HVN-50LB	φ270×H600	¥37,000



医療用廃棄物処理用特殊滅菌缶 寸法: φ270×H520mm アルミ製 取手付 ¥52,800



廃棄物処理用エスクリニカパック (200枚入)
寸 A 500×700mm ¥23,000
寸 B 620×820mm ¥29,000



消臭フィルター ¥18,000
オートクレーブ用洗浄剤リスター ¥6,500
滅菌テープ・ラベル・パック 各種ございますのでお問い合わせください。

LB : 理化学機器(LABO)


●表示価格は、全て税別価格になります。●価格、仕様、外観などは、製品改良などによりやむを得ず変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

代理店


優れた消臭効率

臭いの発生ポイントで不快な臭いを測定。各ポイントで優れた消臭効率が証明されました。(データ値はHVN-50の社内試験による)

①空気抜き

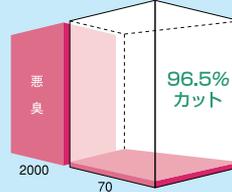

②フタのオープン時

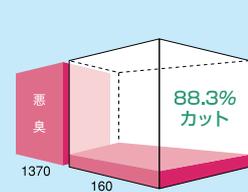

	処理: 未処理	測定ポイント
①空気抜き	70:2000=96.5%カット	ボトルの排気口で測定
②フタのオープン時	160:1370=88.3%カット	オープン時フタのトップで測定

規格・仕様

型 式	消臭機能付ハイクレーブ HVN-LB series	
	HVN-50LB	HVN-85LB
医療/理化学機器分類	LB	
缶体内寸法	φ300×D710 mm	φ420×D615 mm
有効容量	50ℓ	85ℓ
コース選択	廃棄物滅菌・液体滅菌(強制冷却)・液体滅菌/3メモリー	
滅菌温度設定範囲	105～135℃ 可変式	105～128℃ 可変式
滅菌タイマー	1～250分・残時間表示方式	
消臭タイマー	1～90分・残時間表示方式	
最高使用圧力	0.255MPa	0.196MPa
温度計	デジタル表示 5～137℃	デジタル表示 5～130℃
圧力計	0～0.4MPa	
安全警報装置	圧力安全弁・漏電及び過電流ブレーカー・空焚防止装置 エラー表示(排気詰まり・空焚・温度センサー断線・過温・過冷・過圧・フタ異常・開閉レバーロック異常)	
外寸法	W547×D567×H1046 mm	W669×D687×H1011 mm
重 量(約)	73 kg	88 kg
圧力容器の種類	小型圧力容器	
釜体材質	ステンレス(SUS304)	
電 源	AC100V 20A 2.0kW	AC200V 15A 3.0kW
必要な電源設備	単相 AC100V (50/60Hz) 20A 以上	単相 AC200V (50/60Hz) 15A 以上
電源接続部形状	丸端子 3m	
主な付属品	スノコ・キャストーストッパー(2個)・排気ボルト・排気ホース 排水ホース・ドレン回収ボルト・クリップ(HVN-85LBのみ)・保証書 取扱説明書・自主検査確認書・小型圧力容器明細書・アンケートハガキ	
価格(税別)	¥680,000	¥965,000

*外寸法: 外寸法のD寸法には、フタ開閉スライドレバーは含まれていません。*電源コード: AC100V 15A を超える製品とAC200Vの製品は、3芯の圧着丸端子付になります。本体専用ブレーカー、または手元開閉器等をご用意して接続してください。コンセントの場合は、形状をお知らせ頂き有償にて適合プラグをご用意致します。
*電源設備: HVN-50LBの電源設備は、AC100V 30A 以上を推奨します。*海拔800m以上(山岳地域等の低気圧状態)及びターム管(6mm未満)でご使用になる場合は、仕様変更となりますのでご検討の際はご相談ください。
*納品・検収費用: 製品に関する納品・検収費用は別途料金になります。

株式会社 平山製作所

本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
仙台事務所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
福岡事務所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7(ヤギ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384
ホームページアドレス <http://www.hirayama-hmc.co.jp/>

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島

C19.03.50.HIR